

# ACTRIL



**最先端“無希釈”タイプの過酢酸除菌剤**

**actril® クリーンベンチ・無菌製剤エリア  
の環境除菌剤**

## 過酢酸の除菌力

消毒剤の種類	一般細菌	真菌	枯草菌芽胞
過酢酸	○	○	○
グルタルアル	○	○	○
ホルムアルテヒド	○	○	△
次亜塩素酸ナトリウム	○	○	△
エタノール	○	○	×

## そのまま使える無希釈タイプ!

希釈の間違いがありません = GMP手順簡略  
緊急時、毎日のポイント除菌に = 簡便性

**actril®**

高性能+使いやすさ

## 非残留性 = 拭き取り必要なし

すべて揮発性の成分のため、  
噴霧後の拭き取りがいりません。

## 安全性

非劇物除菌剤=作業手順・保管も容易。(不燃性)  
クリーンベンチ・安全キャビネット・アイソレーター・  
バスボックス周りに

## 気になる酢酸臭は食酢程度

(酢酸系成分5%程度)

## 高い信頼性


EPA(米国環境保護局)Reg.No. 52252-7、  
FDA(米国食品医薬品局)認可品、  
ヨーロッパCEマーク#0050取得  
・カナダDIN No.02001020  
アクトリルは米国では内視鏡・透析装置など医療用具に幅広く使用されています。

### ■アクトリルの安全性

試験内容	結 果
急性吸入毒性	徴候認められず
初期皮膚刺激性	皮膚刺激性なし
亜慢性皮膚毒性	皮膚毒性なし
皮膚感受性試験	皮膚感作性物質なし
皮膚腐食性試験	皮膚腐食なし
急性経口毒性	LD <sub>50</sub> =50g/kg

## 無希釈・非残留性 アクトリル® 使用例

アルコール除菌からのレベルアップ! 作業前後にスプレー

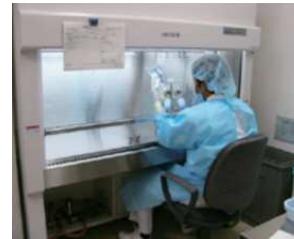

推奨噴霧器 微細なミスト(30μ)で効率よく噴霧



品コード	商品名	容量	入数	標準価格
087580	アクトリル1kgボトル6本セット	1kg/本	6本	
101434	アクトリル1kgボトル2本セットトリガースプレー2本付	1kg/本	2本	

アクトリルを噴霧器で撒くだけ、  
拭き上げの手間なし  
(乾燥のみ残留なし)

・作業時間の短縮 一剤で管理可能

⇒無菌室内の作業軽減

**= 汚染リスクの軽減**

### ■アクトリル 試験データ

微生物種類	菌濃度	100%死滅時間 15秒	30秒	Control
大腸菌O-157	臨床分離株	3.3×10 <sup>6</sup> cfu/ml	-	+
黄色ブドウ球菌(MRSA)	ATCC43300	2.2×10 <sup>6</sup> cfu/ml	-	+
綠膿菌	ATCC27853	7.3×10 <sup>6</sup> cfu/ml	-	+
枯草菌芽胞	B.acetophenaeus	1.0×10 <sup>6</sup> cfu/ml	-	+

+:菌発育陽性 -:菌発育陰性 (北里研究所)

### 有効成分

過酢酸	0.06%
過酸化水素	0.80%
酢酸および水	99.14%

!  
過酢酸腐食性材質(鉄・銅・真鍮)でのご使用は避けてください。  
(ステンレス・アルミは問題ありません)